

旋转蒸发仪使用说明

1. 开循环水，不要开太大，否则会慢出来。
2. 开水泵，关旋转蒸发仪放气阀，等真空度下降到一半以上后开始旋，防止其掉落
3. 瓶里有大量气泡时及时放气，防止其喷出来
4. 如喷出来，及时清洗防爆球，以免污染其他样品
5. 旋完及时倒废液
6. 用油泵旋后恢复原状
7. 旋完后关循环水
8. 抽滤和旋蒸同时用时不要管水泵，否则会倒吸
9. 用完后先放气，再关泵，最后关循环水