

流变仪操作流程

1. 空压机输出压力调为 0，气罐压力调为 0.5MP，顺时针调节输出压力到 0.45MP，稳定 5 分钟。
2. 检查流变仪压力调节阀，使之稳定在 30Pis。
3. 开循环水。
4. 打开测试站空气轴承保护锁，安装上平板。
5. 开流变仪主机，开电脑主机。
6. 仪器校正。
7. 选择需要测试的内容(具体依据个人需要设定，需培训)。
8. 测试完成后，退出应用程序，关闭流变仪主机，拧紧空气轴承保护锁，关闭循环水。
9. 空压机输出压力调为 0，排水，关闭电源。
10. 关闭总电源，盖好仪器。

操作流程供参考，使用需培训，精密仪器需维护。

仪器负责人：吕林娜