

超声使用规则

1. 超声里必须**装纯水**；
2. 超声水水面要占水槽**体积的 2/3**（有**容易飘**的超声物品，请寻找超声原装的那个**钢槽**放进去使用，**切勿减少水槽的水体积**，对超声不利）；
3. **HPLC** 的水和甲醇，超声时间为 **15min**，清洗**固相**每遍最多超声 **30min**，请记得及时关闭超声；
4. **每天给超声换水**（请每天分 HPLC 的同学辛苦一下，早上先把超声水换了，再开始自己的超声工作）

话说这次修理超声花费巨高，希望我们之后能够悉心照料，争取让它为我们服务长久一些，谢谢！

仪器负责人：张晓丽

2012/8/17